

## Fiche méthode : Utilisation d'une loupe binoculaire



1. Placer la loupe avec la platine à l'opposé de soi.
2. Allumer la lumière avec l'interrupteur On/Off
3. Choisir la couleur de la platine en fonction de l'objet à observer.
4. Fixer (si possible) l'objet à observer à l'aide des crochets
5. Régler l'écartement des oculaires à l'espacement des yeux. (L'observation doit se faire avec les 2 yeux)
6. Régler la netteté à l'aide de la vis de mise au point.
7. Affiner la mise au point à l'aide de la bague de mise au point.